



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## HOMOGENIZACIA

Tkanivo do ependorfky 1,5ml – na lad

Od 50 do 100 mg tkaniva / 1ml TRI REAGENT

Rozdrvíť s promikroskumavkou najskor bez TRI REAGENTU, následne pridať 200 nl TRI REAGENTu, vkladat' na suchý ľad a drvíť. Po rozbití doplníť do 1000 nl.

Následne sa izoluje RNA.